


pH TESZTCSÍK 4,5 – 9,0 (0,5)

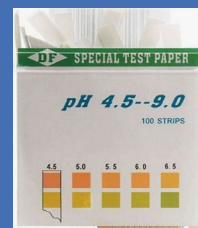

A pH tesztcsíkok alkalmazása:

- Helyezzen egy tesztcsíkot szobahőmérsékleten a mérendő folyadékba úgy, hogy kezével ne érintse a lakmuspapír mérőfelületét.
- Lassan mozgassa a tesztcsíkot előre-hátra 10 másodpercig, így biztosítva a megfelelő érintkezést a folyadékkal. Amennyiben a vizsgált minta forró, kérjük, csökkentse az érintkezési időt.
- Ezt követően távolítsa el a felesleges folyadékot a lakmuspapírról, és hasonlítsa össze a csomagoláson található skálával. Ezáltal állapítható meg a vizsgált közeg pH-értéke.

Csomagolási egység:

- Az egységcsomag 100 db pH-tesztet tartalmaz
- A tesztcsíkok 4,5 – 9,0 pH-érték között kerültek skálázásra 0,5-ös osztással
- A minél pontosabb vizsgálati eredmény elérése érdekében egy értékhez két színkód tartozik

